

Volumedichtheid

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/IV/24 van **november 2013**.

Deze procedure is van toepassing op vaste en pasteuze monsters. Bij vloeibare monsters met een droge stof gehalte van $> 2\%$ wordt een gravimetrische dichtheidsbepaling uitgevoerd (**250 ml** monster afwegen **met maatcilinder of maatkolf** tot op 0.1 g nauwkeurig).

Bij vloeibare monsters met een droge stof gehalte van $< 2\%$ wordt de volumedichtheid gelijkgesteld aan 1 kg verse stof/l.

Verskillende analyses worden uitgevoerd aan de hand van het volume. Het wordt aanbevolen dat voor dergelijke analyses het te gebruiken volume wordt omgerekend naar een gewichtseenheid vers materiaal. Deze omrekening gebeurt door een gestandaardiseerde bepaling van de volumedichtheid van het monster.

2 MONSTERBEHANDELING

De monsterconservering is beschreven in CMA/1/B en de monstervoorbehandeling in CMA/5/B.1.

3 APPARATUUR EN MATERIAAL

- 3.1 meetcilinder van 1000 ml ± 30 ml met een diameter van 100 mm ± 1 mm en een hoogte van 127 mm ± 1 mm. (Figuur 1)
- 3.2 verwijderbare ring met een hoogte van 50 mm en dezelfde interne diameter als de meetcilinder
- 3.3 plunjer met een diameter van 95 mm ± 1 mm en met een massa van 650 g
- 3.4 trechter (60°) met een bovendiameter van 170 mm en benedendiameter aansluitbaar op de verwijderbare ring
- 3.5 zeef met een diameter van 200 mm en een maaswijdte van 20 mm (5 mm losstaand boven de trechter plaatsen)
- 3.6 analytische balans met een nauwkeurigheid van 1 g
- 3.7 statief voor het bevestigen van de trechter
- 3.8 recht stuk materiaal om af te schrapen

4 MONSTERBEHANDELING

De bepaling van de volumedichtheid wordt verricht op vers gehomogeniseerd materiaal. Minimaal 4 l monster dient gezeefd te worden over een zeef met een maaswijdte van 20 mm. Indien meer dan 10% van materiaal achterblijft op de zeef, dient het monster op de zeef in korte tijd fijngemalen te worden. Dit fijnmalen moet zodanig geschieden dat het analysemateriaal niet noemenswaardig warmer wordt. Na verfijnen wordt het monster nogmaals gezeefd (max 10 volume % mag achterblijven). De achtergebleven fractie op de zeef wordt manueel verfijnd om alles door de zeef te doen.


5 ANALYSEPROCEDURE

Weeg de lege meetcylinder tot op 1 g nauwkeurig met een analytische balans. Monteer de volledige opstelling zoals weergegeven op figuur 1. Breng van het 4 l gehomogeniseerd monster een deelmonster over de zeef van 20 mm en vul het apparaat. De achterblijvende fractie op de zeef wordt manueel verkleind tot alles door de zeef gaat.

Op het ogenblik dat het apparaat overvol is, wordt de zeef verwijderd en wordt met een recht stuk materiaal de overmaat aan materiaal verwijderd gelijklopende met de bovenkant van de verwijderbare ring. Vervolgens wordt de plunjer zachtjes geplaatst op het monster gedurende $180 \text{ sec} \pm 10 \text{ sec}$. Verwijder voorzichtig de plunjer en de ring. Het overtollige materiaal wordt met een recht stuk materiaal afgeschraapt gelijklopende met de bovenkant van de meetcylinder. Vermijd verdere indrukking van het monster. Weeg het materiaal en de meetcylinder tot op 1 g nauwkeurig met een analytische balans.

Deze procedure dient 3 maal uitgevoerd te worden.

Opmerking: Bij grof en heterogeen materiaal wordt het gelijkmatig afschrappen bemoeilijkt en kan het gebruik van een scherp voorwerp noodzakelijk zijn.

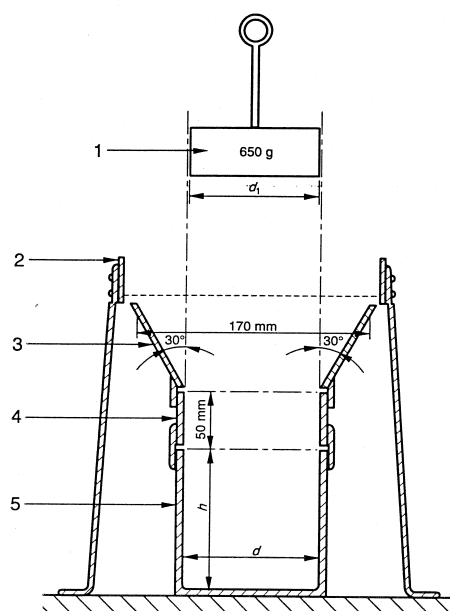

1. Plunjer
2. Zeef
3. Trechter
4. Verwijderbare ring
5. Meetcylinder

d diameter $100 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$
 h hoogte $127 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$
 d1 diameter $95 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$

6 BEREKENING

Bij iedere aparte bepaling wordt de volumedichtheid berekend volgens onderstaande formule:

$$VD_{VM} = \frac{M_{tot} - M_{cylinder}}{V \times 1000}$$

met	VD_{VM}	volumedichtheid op basis van vers materiaal in kg/l
	M_{tot}	gewicht monster en de meetcylinder in gram
	$M_{cylinder}$	gewicht van een lege cylinder in gram
	V	volume van de meetcylinder in liter

De volumedichtheid van het monster wordt uiteindelijk berekend op basis van het gemiddelde van de 3 individuele bepalingen. Door de onnauwkeurigheid bij de bepaling van het volume volstaat bij de uiteindelijke weergave van de volumedichtheid een nauwkeurigheid tot op 10 g.

7 REFERENTIE

- EN 13040:2007 Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density